

Vejledninger til de enkelte prøver

Bacteria Test Kit/Bakterietestsæt - 2 test

Brugervejledning:

1. Åbn posen, fjern silicagelpakken, og tilsæt 2 ml vandprøve til posen.
2. Efter kontakt med prøven, vent på farveudviklingen. En lysere farve indikerer en positiv test for bakterier.
3. Læg papiret fladt ved ca. 25°C i 24-48 timer for endelige resultater.

Vigtigt: Opbevar papiret tørt og væk fra direkte lys.

Ammonia Nitrogen Test Strips // Ammoniak nitrogen 5 tests

Brugervejledning:

1. Åbn posen, tag en strip ud, og dyp den i vandet, der skal testes.
2. Hold strippen nede i vandet i 2 sekunder.
3. Vent 3 minutter, og sammenlign farven på strippen med farveskemaet på pakken.

Bemærk: Undgå at røre ved testfelterne på strippen med fingrene for at sikre nøjagtige resultater.

6-i-1 Vand Teststrips (Tester for: Free Chlorine, Hardness, pH, Carbonate, Cyanuric Acid, Total Chlorine /// Fri klor, hårdhed, pH, karbonat, cyanursyre, total klor

Brugervejledning: 20 + test

1. Dyp en teststrip i vandet i 2 sekunder.
2. Fjern strippen og ryst forsigtigt overskydende vand af.
3. Sammenlign farverne på strippen med farveskemaet for at aflæse resultaterne efter 30 sekunder.

Husk: Stripsene skal bruges inden for 1 minut efter at have taget dem ud af deres pakker for at sikre nøjagtige resultater.

Sodium Chloride (NaCl) Test Strips // Natriumchlorid (NaCl) 5 test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder og fjern den straks.
2. Tør overskydende vand af med absorberende papir.

3. Sammenlign farven på strippen med farveskemaet på pakken efter 30 sekunder.

Vigtigt: Læs resultaterne hurtigt for at få den mest nøjagtige aflæsning.

Sulfate Test Strips /// Sulfat 5 test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder og fjern den straks.
2. Tør overskydende vand af med et absorberende papir.
3. Sammenlign farven på strippen med farveskemaet på pakken inden for 30 sekunder.

Bemærk: Sørg for at matche farverne ved korrekt kontroltid for nøjagtige resultater.

5-i-1 Vand Teststrips (Bly, Jern, Kobber, Kviksølv, Zink) 20 + test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder.
2. Ryst overskydende vand af.
3. Sammenlign farverne på strippen med farveskemaet for at teste for bly, jern, kobber, kviksølv og zink.

Vigtigt: Test straks efter brug af strippen for de bedste resultater.

Nitrite (NO₂) Test Strips // Nitrit (NO₂) 5 test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder.
2. Fjern strippen og ryst forsigtigt overskydende vand af.
3. Sammenlign farven på strippen med farveskemaet inden for 30 sekunder.

Bemærk: Brug stripsene umiddelbart efter åbning for at sikre nøjagtighed.

Manganese Test Strips // Mangan 10+ test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder.
2. Tør overskydende vand af med absorberende papir.

3. Sammenlign farven på strippen med farveskemaet inden for 30 sekunder.

Vigtigt: Sørg for at bruge en frisk strip hver gang for pålidelige resultater.

2-i-1 Vand Teststrips (Nitrat og Nitrit) - +20 tests

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder.
2. Ryst overskydende vand af.
3. Sammenlign farverne på strippen med farveskemaet for at aflæse niveauerne af nitrat og nitrit.

Bemærk: Læs resultaterne når der er gået 30 sekunder.

Fluoride (F-) Test Strips // Fluor (F-) 5 + test

Brugervejledning:

1. Dyp teststrippen i vandet i 2 sekunder.
2. Fjern strippen og tør overskydende vand af med absorberende papir.
3. Sammenlign farven på strippen med farveskemaet inden for 30 sekunder.

Vigtigt: Stripsene skal bruges med det samme efter åbning for at sikre præcise resultater.