

Mycometer Surface-test

Med Mycometer Surface-testen kan du be- eller afkræfte, om der er skimmelsvampevækst på en materialeoverflade. Den patenterede teknologi, der anvendes i Mycometer Surface, er både præcis og følsom.

Du skulle gerne med pakken have modtaget:

1. Vatpind i en beholder
2. Væske i en mindre beholder
3. Dokument der skal udfyldes og medsendes prøven
4. "Prøvetagningsområde klistermærke"

Sådan gør du: Følg disse trin for at udføre en vellykket Mycometer Surface-test.

- Placer testpapiret på materialets overflade.
- Fjern vatpinden fra holderen og fugt den i den sterile væske (hæld væsken ned i vatpindeholderen og dyp vatpinden i væsken)
- Hold fast i vatpindens håndtag. Gnub området inden for testpapiret grundigt på kryds og tværs med vatpinden. Vatpinden skal holdes næsten vandret i forhold til overfladen og skal roteres for at fordele prøven på så stor en del af vatpapiret som muligt. Gnid gerne i hele området inde i prøvetagningsområdet klistermærke som du har sat på det område du vil teste. Hvis du tester et sted hvor der ikke direkte er 3x3 cm som vist i medsendte skabelon, skal du stadig forsøge at gnubbe svarende til 3x3 cm
- Sæt vatpinden tilbage i holderen, hvor prøven skal opbevares indtil analysen udføres. (Væsken der tidligere blev hældt i skal stadig være der)
- Noter prøveoplysningerne i felterne på holderens etiket og kupon.

Den sterile væske indeholder stoffet biostat, som forhindrer vækst i prøven under opbevaring, så prøven kan opbevares i op til en uge før analysen, medmindre den opbevares på køl.

Det anbefales dog, at prøven analyseres så hurtigt som muligt efter prøvetagning. Send derfor prøven tilbage til os så hurtigt som muligt og gerne som "pakkepost".

Sendes retur til vores adresse Hadsten Alle 47, 2770 Kastrup. Der vil også være mulighed at aflevere testen i vores postkasse på samme adresse. Når pakken er sendt / afleveret bedes du sendes en emailbesked der om på info@radonfri.dk

Dokument der skal udfyldes og medsendes dine Mycometer prøver

Test 1

Hvornår er testen udført? (dato).....
Er testen udført før rens eller efter rens (sæt x) Før..... Efter.....
Skriv det talnr. vi har påført plasrøret.....

(Skriv med blokbogstaver)

Navnet på den person der har udført testen?

Adressen hvor testen er udført?.....

Postnr..... Kommune.....

Test sted på adressen?.....

Emailadresse?.....

Test 2

Hvornår er testen udført? (dato).....
Er testen udført før rens eller efter rens (sæt x) Før..... Efter.....
Skriv det talnr. vi har påført plasrøret.....

(Skriv med læsbar blokbogstaver)

Navnet på den person der har udført testen?

Adressen hvor testen er udført?.....

Postnr..... Kommune.....

Test sted på adressen?.....

Emailadresse?.....